

■ ■ ■ ■ ■ AT1320A (ATOMTEX社) 簡易マニュアル ■ ■ ■ ■ ■

①システムの起動




『ATMA』アイコンをダブルクリックすると「通信」画面が表示され検出器ユニットとの接続を開始します。



②ウォームアップ


「ウォーミングアップ」画面が表示されるので、本体にチェックサンプルをセットします。

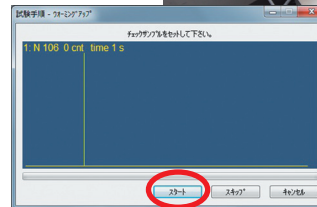

『スタート』をクリックすると開始されます。


③確認テスト

ウォームアップ測定終了後、自動的に確認テストが開始されます。

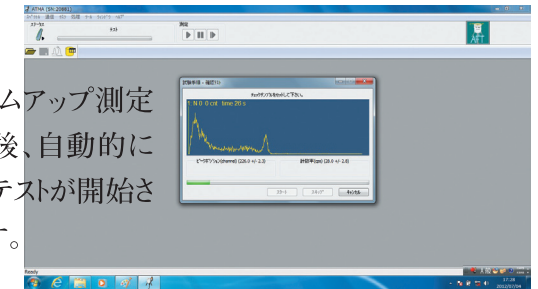


確認テストが終了し「妥当なパラメータです。」と表示されたのを確認して『Next』をクリックします。

④バックグラウンドテスト

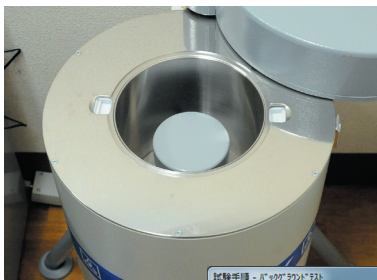

チェックサンプルを本体から取り出し、本体は空のまま測定します。

『スタート』をクリックすると開始されます。

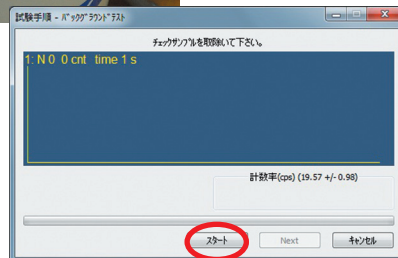

⑤バックグラウンドテスト

測定が終了し「妥当なバックグラウンドです。」と表示されたのを確認して『閉じる』をクリックします。



⑥試料の移し替えと重量測定

前処理をした試料を容器に移し替えます。隙間が無いように詰め込みます。



容器の重さを引いた試料のみの重さを計算します。

■ ■ ■ ■ ■ AT1320A (ATOMTEX社) 簡易マニュアル ■ ■ ■ ■ ■


⑦ 容器のセット

本体のフタを開けて容器をセットします。



⑧ 測定開始

▶ ボタンをクリックすると、測定が開始されます。

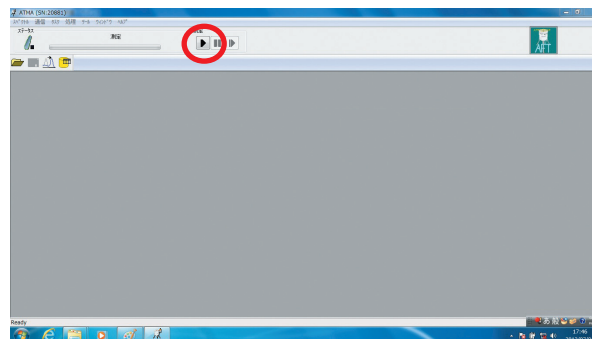


⑨ 測定

「サンプルデータ」画面が表示されます。
各項目に情報を入力し、『OK』をクリックします。




⑩ 測定データの保存

測定が終了すると確認メッセージが表示されます。
『はい』をクリックします。

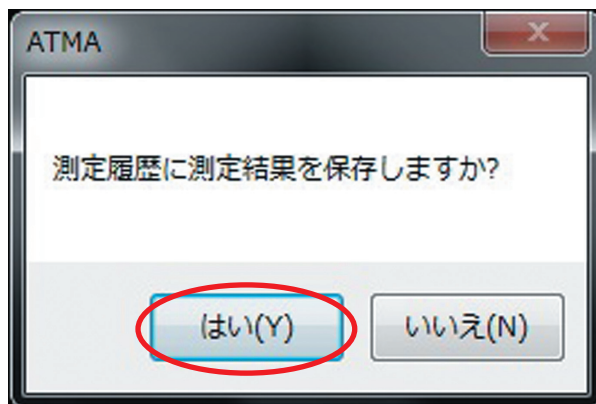

⑪ 測定結果の印刷

「解析結果」画面が表示されます。
『結果印刷』をクリックします。

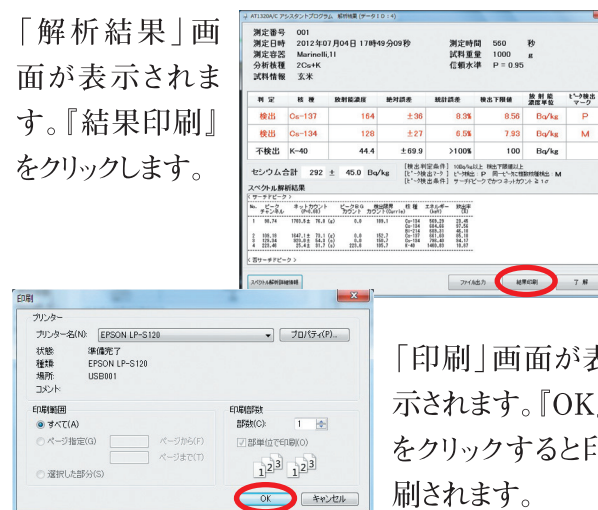

⑫ 保存の確認

印刷が終了すると「測定結果をセーブしました。」画面が表示されます。
『OK』をクリックします。

